



0.25%胰酶 (不含 EDTA, 不含酚红)

产品编号	产品名称	规格
RG-CE-12	0.25%胰酶 (不含 EDTA, 不含酚红)	100ml

产品简介

胰酶消化液(不含酚红,不含 EDTA)经过过滤除菌,可以直接用于培养细胞的消化,室温下 2-3min 就可以消化大多数贴壁细胞。

使用方法

贴壁细胞的消化

1. 吸去培养液,用无菌 PBS, Hanks 液或无血清培养液洗涤细胞一次,以去除残余的血清;
2. 加入少量消化液,略盖过细胞即可,室温放置 30s-3min,不同的细胞消化时间有所不同;
3. 显微镜下观察,细胞明显收缩,并且肉眼观察培养器皿底部细胞的形态发生明显的变化或者用枪打细胞发现细胞刚好可以被吹打下来;此时吸除胰酶细胞消化液。加入含血清的完全细胞培养液,吹打下细胞,即可直接用于后续实验。

注:消化液消化细胞时间不宜过长,否则细胞铺板后生长状况会较差。

注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20°C, 12 个月。