



RNase A(100 mg/mL)

目录号

MG-TQ-16

产品组成

组分	规格 (50 次)
RNase A(100 mg/mL)	100 μ L

保存条件

-20°C长期保存 2 年。

产品简介

核糖核酸酶 A (RibonucleaseA) , 简称 RNaseA, 来源于牛胰, 是一种核糖核酸内切酶, 可特异性切割单链 RNA 的 C 及 U 的残基部位, 降解 RNA。本产品可用于基因组 DNA 提取、质粒提取、蛋白纯化等实验过程中 RNA 的降解, 且不影响本身实验结果。

产品特点

◇ 高浓度: 产品浓度为 100mg/mL。对于 RNA 含量较高的污染, 在实验过程中, 体积占比的影响更小、清除效率更高。

适用范围

1. 基因组 DNA 提取、质粒提取中 RNA 的降解;
2. 蛋白纯化过程中 RNA 的去除;
3. RNA 酶保护分析等分子生物学实验。

注意事项

1. 使用前无需加热处理, 使用的终浓度推荐为 1~100 μ g/mL;
2. 该酶对温度不敏感, 一般常温孵育即可反应, 但最佳反应条件为 37°C;
3. 该酶可在含有 SDS 的条件下发挥活性。

本产品仅供科研使用